

## DEPC 水(DNase、RNase free)

产品编号	产品名称	规格
BL510A	DEPC 水(DNase、RNase free)	100 ml
BL510B	DEPC 水(DNase、RNase free)	500 ml

### 产品简介:

该 DEPC 水是用 DEPC(diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的 MiliQ 纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。

### 使用说明:

DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。DEPC 水不同于 DEPC。DEPC 水是使用 DEPC 处理过的水, 基本上不含 DEPC, 99.99% 以上是水。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

4°C 保存, 一年有效。