

抗荧光衰减封片剂说明书

货号：S2100

规格：5ml/25ml

保存：2-8℃保存，一年有效。

产品简介：

抗荧光衰减封片剂是一种用于减缓荧光衰减的封片试剂。以甘油为基础，加入抗荧光衰减剂，有强烈的抗荧光衰减作用，用于对荧光组织和细胞样品的封片。封片后，样品 4℃或者-20℃避光可保存 2-3 周。本试剂操作简单，在封片时用移液枪滴一滴抗荧光衰减封片液，盖上盖玻片就可以了。

使用说明：

1. 贴壁细胞样品：

- A. 染色完毕后，吸尽液体。
- B. 滴一滴抗荧光衰减封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- C. 随后即可通过荧光显微镜观察样品。

2. 组织切片：

- A. 染色完毕后，吸尽液体。
- B. 滴一滴抗荧光衰减封片液于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- C. 随后即可通过荧光显微镜观察样品。

3. 其它样品：

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

1. 荧光物质均易发生衰减，染色后的样品宜避光保存。
2. 在使用抗衰减封片液的情况下可以减缓衰减，但仍宜尽量避光。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

S2110 抗荧光衰减封片剂 (含 DAPI)

G8590 中性树脂

P2100 10×多聚赖氨酸

A1840 荧光抗体稀释液

SF8 羊抗兔 IgG-FITC