

Western Blot 膜封闭液说明书

货号：SW3010

规格：100 ml

保存：2-8℃保存，有效期一个月。

产品简介：

Western Blot 膜封闭液(Blocking Buffer)适用于 Western Blot 实验中 PVDF 膜或 NC 膜等转印膜的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，以达到理想的显色效果。按照每张膜封闭需要 5-10 毫升封闭液计算，一个包装的 Western 封闭液可以封闭 10-20 张膜。

使用方法：

本产品为即用型，无需稀释。蛋白转膜后将转印膜置于容器中，加入足够量的膜封闭液充分覆盖膜，室温下振荡封闭半小时至 1 小时，即完成膜的封闭，然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项：

通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃封闭过夜。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

P1015 4×蛋白上样缓冲液 (含 DTT)

PE0010 ECL Plus 荧光检测试剂(ECL 超敏发光液)

PR1800 Western blotting 蛋白 MARKER

SW3020 Western Blot 膜再生液

T1080 20×TBS