

TOP10 Chemically Competent Cell

■ 目录号

TSC-C12

■ 基因型

F⁻ *mcrA* Δ(*mrr-hsdRMS-mcrBC*) φ80 *lacZ*Δ*M15* Δ*lacX74* *recA1* *ara*Δ*139* Δ(*ara-leu*)7697 *galU* *galK* *rpsL* (Str^R) *endA1* *nupG*

■ 产品简介

TOP10菌株适用于高效的DNA克隆和质粒扩增。缺失核酸内切酶(*endA1*)，提高了质粒DNA的产量和质量；重组酶(*recA1*)的突变减少插入片段的同源重组概率，保证了插入DNA的稳定性；*hsdR*可有效转化经PCR扩增得来的未甲基化DNA；*lacZ*Δ*M15*用于重组克隆的蓝白斑筛选实验；该菌株具有链霉素抗性。本产品经优化的感受态制备工艺制备而成，使用pUC19质粒DNA检测，转化效率高达 5×10^9 cfu/μg。

■ 产品组成

组分	规格
TOP10 Chemically Competent Cell	100 μL×10 支
pUC19 (Control Vector)	10 μL(10 pg/μL)

■ 使用方法

- 1) 取100 μ L冰上融化的感受态细胞,加入目的DNA(质粒或连接产物),轻轻混匀,冰上静置30 min。
- 2) 42°C水浴热激45~60 s,迅速转移至冰浴中,静置2 min(冰上静置过程中请勿晃动样品,否则会降低转化效率)。
- 3) 向离心管中加入700 μ L不含抗生素的无菌液体培养基(SOB或LB),混匀后37°C, 200 rpm复苏60 min。
- 4) 根据实验需要,吸取不同体积的复苏液均匀涂布到含相应抗生素的SOB或LB培养基上,将平板倒置放于37°C培养箱过夜培养。

■ 注意事项

- 感受态细胞冰上融化;
- 实验过程中轻柔操作;
- 请勿反复冻融。

■ 保存条件

-83~-78°C保存6个月。

■ 技术支持

本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议,欢迎随时与我们联系:
product@tsingke.com.cn。

