



Quick Low-Background Blocking Buffer 快速低背景封闭液

目录号

DLW401

产品简介

本产品可5~10 min完成封闭实验,采用独特配方,有效地降低了背景,增强了信噪比,封闭效果显著优于传统的封闭液,加速Western Blot的实验进程,保证效果的同时也提升效率。

产品组成

组分	规格
快速低背景封闭液	500 mL

产品应用

- Western Blot实验;
- ELISA、ICC、IHC的封闭实验。

产品特点

- 快速封闭:5~10 min即可完成封闭;
- 效果优异:高信噪比,低背景。

使用方法

1. 加入适量本产品,把膜完全没过其中。7.5×8 cm的膜,推荐使用量为5~10 mL,具体根据孵育盒调整;

2. 将孵育盒转移至水平摇床上,室温振荡孵育5~10 min,结束后进入下一步实验。

注:推荐使用达领全自动蛋白印迹仪(目录号:PI002)完成Western Blot;推荐使用达领增强型抗体稀释液(目录号:DLW402)进行抗体孵育。

注意事项

- 通常封闭时间为5~10 min,对于低背景抗体可将时间缩短至5 min。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件

15~25℃保存,保质期1年。2~8℃条件运输。

技术支持

本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议,欢迎随时与我们联系:product@tsingke.com.cn。

关联产品推荐

产品名称	货号	应用
免染PAGE凝胶快速制备试剂盒(一步法) 6%8%10%12%15%	DLW201	一步法配制蛋白聚丙烯酰胺凝胶,用于变性或非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验。彩色上层胶,免染显色。
FastPAGE 蛋白预制胶	TSP024-15 TSP024-12	用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的4~20%梯度浓度预制凝胶。

2×SDS-PAGE 速沉蛋白上样缓冲液	DLW203	用于常规变性聚丙烯酰胺凝胶电泳蛋白样品的制备,样品快速沉降。
增强型抗体稀释液	DLW402	用于抗体稀释和配制,可增强信号的抗体稀释液。
超敏ECL化学发光试剂盒(飞克级)	DLW501	用于WB实验的飞克级化学发光试剂盒,信号可持续4 h。
TS-Blot蛋白凝胶转膜与染色系统	PI001	5~10 min可完成8块mini Gel (7×8.5 cm)转膜实验。
全自动蛋白印迹仪	PI002	一键完成WB印迹实验的12个步骤,4通道独立运行。

