

pET-28a Cloning Kit pET-28a克隆构建试剂盒

日录号

DLV301

产品简介

本产品是以pET-28a载体为基础框架开发的克隆构建试剂盒。包含经标准化工艺制备的高质量线性化载体,提供已优化验证的同源序列,使用该产品无需进行载体线性化、载体纯化、同源臂设计与片段酶切,仅需一步即可将目的片段定向无缝克隆至pET-28a载体上,大幅简化了实验操作,提高了实验成功率。

产品组成

组分	规格
pET-28a-N Linear-Vector ^a (10 ng/μL)	20 μL
pET-28a-C Linear-Vector ^b (10 ng/μL)	20 μL
2× Cloning Mix	100 μL
N-Control Template ^c	10 μL
C-Control Template ^d	10 μL

a.pET-28a-N为N端含6×His标签的线性化载体,Kana抗性,线性化方式为EcoRl与Xhol酶切,大小5335 bp;

b.pET-28a-C为C端含6×His标签的线性化载体,Kana抗性,线性化方式为 Ncol与Xhol酶切,大小5265 bp;

c.pET-28a-N的阳性对照片段,大小为1 kb,用于检测连接效率; d.pET-28a-C的阳性对照片段,大小为1 kb,用于检测连接效率。

产品应用

本产品适用于pET-28a载体为基础的原核表达实验。

产品特占

- · 高效:载体构建成功率高达90%以上;
- · 便捷: 无需载体线性化等复杂操作, 一步完成克隆构建;
- · 快速:重组反应仅需5~15 min。

使田方注

1.片段准备

1)按照以下表格合成含接头的扩增引物:

扩增引物准备(5'→3')				
pET-28a-N 扩增引物	F:	ATGGGTCGCGGATCCGAATTC+目的片段特异性 F引物		
	R:	GTGGTGGTGGTGCTCGAG+目的片段特异性 R引物		
pET-28a-C 扩增引物	F:	TAAGAAGGAGATATACCATGGGC+目的片段 特异性F引物		
	R:	GTGGTGGTGGTGCTCGAG+目的片段特异性 R引物		

注:扩增引物由两部分组成:固定序列+特异性引物。红色标记部分为酶切识别位点。

- 2)使用上述引物进行目的片段PCR扩增;扩增产物需进行凝胶纯化(推荐使用 达领DNA凝胶回收试剂盒(安全便捷型),目录号:DLN801)并电泳检测其 质量和浓度:
- 注: 若目的片段以质粒为模板扩增获得,为防止产生空载体背景,建议用Dpnl消化去除质粒模板,消化完成后,80°C失活后再用干重组实验。

2.重组反应

2)按照下表配制反应体系;

1)取出试剂盒各组分于冰上解冻,待解冻完全后低速瞬时离心;

组分	用量
pET-28a-N/C Linear-Vector ^a	1 μL
2× Cloning Mix	5 μL
目的片段 ^b	见标注
ddH ₂ O	Up to 10 μL

- a.本产品使用前需明确6×His标签在目的片段上的N端还是C端,并选择合适的线性化载体;
- b.目的片段投入量参考下表(载体与片段摩尔比约为1:2~1:5),使用阳性对 照片段投入量为1 µL。

片段大小	投入量
<1000 bp	见标注
1000~2000 bp	8~9 ng
2000~3000 bp	12~18 ng
>3000 bp	见标注

注:根据载体与片段的摩尔比例为1:2~1:5,按照公式:目的片段用量(ng)=1.86/摩尔比例倍数×目的片段长度(kd)计算目的片段投入量(M)载体与片段的摩尔比例为1:3,目的片段长度为0.5 kb,目的片段用量=1.86×3×0.5=2.79 ng)。

3)体系配制完成后,用移液枪轻轻吹打混匀,短暂瞬时离心将反应液收集至管底,50℃反应5~15 min。

注:若进行较长片段或复杂片段连接,可增加反应时间至45 min, 反应建议在水浴锅或PCR 仪上进行。

3.转化与鉴定

转化:按照相关感受态产品说明书操作;

鉴定:推荐使用pET-28a-T7-F (TAATACGACTCACTATAGGG) 及pET-28a-T7 ter-R (GCTAGTTATTGCTCAGCGG) 进行荫落鉴定与测序。

注意事项

- ·若想同时保留N端与C端His标签,请选择pET-28a-N载体并删除目的基因 末端终止密码子;
- 当长菌数较少或克隆阳性率偏低时,主要可能原因是片段质量不佳导致的 连接效率降低,推荐重新制备高质量片段,并电泳检测浓度与质量。

应用实例

使用pET-28a-C载体进行阳性与阴性对照实验,克隆效果如下图所示:阳性 对照长斑数多,阴性对照长斑数非常少。由本实验可知,当片段质量较好时, 本产品连接效率非常高(平板a);当不加入片段(或片段质量不佳)时,本产品 会增加空载转化率,导致克隆成功率降低(平板c)。

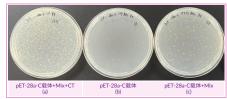


图1.pET-28a-C载体阳性与阴性对照实验效果

载体图谱



保存条件

-25~-15°C保存,保质期1年。≤0°C运输。

支术支持

本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议,欢迎随时与我们联系:product@tsingke.com.cn。

关联产品推荐

产品名称	货号	应用
FlashPure快速质粒小提 试剂盒	DLN702	适用于1~5 mL菌液质粒DNA快速提取
T8高保真PCR预混液	DLP201	适用于基因组、cDNA、噬菌体、质粒等样品的扩增
DNA凝胶回收试剂盒 (安全便捷型)	DLN801	适用于PCR产物直接回收、DNA片段的凝胶回收、 酶切产物的凝胶回收等
T5菌P专家	DLP102	适用于克隆鉴定、以微生物为模板的直接扩增实验
BL21(DE3)感受态细胞	DLC201	适用于含有T7启动子的高效表达载体
Trelief® 5α感受态细胞	DLC101	适用于常规克隆、蓝白斑筛选等实验



.

